

APER A INSTRUMENTS 801 Magnetrührer

Bedienungsanleitung (Stand 08/2017)

Einleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf des APERA INSTRUMENTS 801 Magnetrührers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Lieferumfang

Magnetrührer
Magnetrührstäbchen: B835, B628
Netzteil
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Drehzahlbereich: 0 - 2300U/min
Durchmesser der Aufstellfläche: 120mm
Höhe der Elektrodenklemme: 0 bis 99mm
Rührmenge (max.): 3000ml
Netzteil: DC 9V
Abmessungen: \varnothing 120mm x 49mm
Gewicht: 500g

Bedienung

1. Geben Sie die zu rührende Flüssigkeit und ein Magnetrührstäbchen in ein geeignetes Gefäß.
2. Stellen Sie das Gefäß möglichst zentrisch auf die Aufstellfläche.
3. Schalten sie den Magnetrührer ein und drehen Sie dann am Drehknopf, um die gewünschte Drehgeschwindigkeit einzustellen. Drehen nach recht (im Uhrzeigersinn) erhöht die Geschwindigkeit, Drehen nach links verringert die Geschwindigkeit. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit nicht zu schnell, um ein Springen des Magnetrührstäbchens zu verhindern!
4. Nach dem Rührvorgang drehen Sie den Drehknopf nach links bis zum Anschlag und schalten Sie das Gerät aus.

Garantie

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren. Die Herstellergarantie beginnt ab dem Erstkaufdatum durch den ersten Endkunden (Rechnungsdatum). Die Garantie umfasst die fehlerfreie Funktion des Geräts. Sollten während der Garantiezeit Mängel des Produktes herausstellen, die auf Herstellungs- oder Verarbeitungsfehlern beruhen, so wird APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH das Produkt oder den defekten Teil kostenfrei reparieren oder (nach Ermessen) ersetzen. Ausgenommen von der Garantie sind insbesondere Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missachtung der Bedienungsanleitung, nicht autorisierte Reparaturen und Modifikationen sowie Verschleiß entstanden sind. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH
Wilhelm-Muthmann-Straße 15
42329 Wuppertal
Deutschland

Kontakt: info@aperainst.de
Website: www.aperainst.de
Tel. +49 202 51988998